

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMELIHARAAN PIKNOMETER	No Dokumen : 6.4/POB 10/BBPOM BDG/18
	Terbitan/ Revisi : 1/0
	Tanggal terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 1 dari 2
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu <i>2</i>

ASLI

1. TUJUAN

Prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan pemeliharaan piknometer

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pencucian dan pemeliharaan piknometer

3. ACUAN

Manual alat

4. PROSEDUR

4.1 Pencucian

- Piknometer yang telah selesai digunakan segera cuci dengan dibilas pelarut yang digunakan kemudian dibilas lagi dengan aquades.
- Piknometer yang terkontaminasi zat padat, cuci dengan cara :
 - Rendam dengan deterjen dingin selama 15 menit
 - Bilas dengan aquades berulang kali
- Bila belum berhasil, rendam piknometer dengan larutan Kalium dikromat dalam H₂SO₄ pekat selama semalam, kemudian bilas dengan aquades berulang kali.
- Hindarkan penggunaan sikat tabung atau sejenisnya selama pencucian untuk mencegah goresan pada dinding piknometer.
- Piknometer tidak boleh dikeringkan dengan cara pemanasan atau dioven.

Disiapkan oleh:  Tarita Kamardi, S.T., M.Si.	Diverifikasi/ Disahkan oleh :  <u>Leni Maryati, Apt., M.Si.</u> Kepala Seksi Pengujian Kimia
---	---

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMELIHARAAN PIKNOMETER	No Dokumen : 6.4/POB 10/BBPOM BDG/18
	Terbitan/ Revisi : 1/0
	Tanggal terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 2 dari 2
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

4.2 Penyimpanan

Setelah kering simpan piknometer di dalam wadah desikator yang dialasi silica gel berwarna biru dan pastikan terpisah satu sama lainnya untuk menghindari terjadinya benturan.

5. Dokumen Terkait

-

6. Riwayat Perubahan

Terbitan/ Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
2/1	Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 12075 : 2017	25 Juni 2018
1/0	Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018